

„INSTRUKCJA SKRÓCONA DLA LUMINOMETRU PD20 I WYMAZÓWEK LUCIPAC PEN”


**NALEŻY WYŁOŻYĆ WYMAZÓWKI LUCIPAC PEN Z LODÓWKI I ZOSTAWIĆ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (20-35°C)
OK. 20 MIN PRZED UŻYCIEM**

1.



Należy wyłożyć wymazówkę z tubki

2.

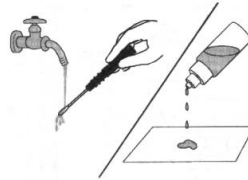

W przypadku suchej powierzchni należy zwilżyć wymazówkę kroplą wody bieżącej lub zmoczyć badaną powierzchnię wodą

3.



Pobrać wymaz za pomocą końcówki wymazówki

4.



Wymazówkę umieścić ponownie w tubce i przebić komorę z płynem

5.



Wstrząsnąć tubką w sposób umożliwiający przepływ płynu do dolnej komory

6.



Delikatnie potrząsnąć całą wymazówką aż do całkowitego rozpuszczenia odczynników

7.



Umieścić wymazówkę wraz z tubką w komorze pomiarowej

8.



*Przycisnąć klawisz ENTER.
Po 10 sekundach wyświetlany jest wynik
Podczas wykonywania pomiaru Luminometr należy trzymać w pozycji pionowej*